

HURTIGVEJLEDNING

T50

Sådan styrer du mikroskopet

Tilbage

Gå tilbage i menuen (når menuen er åben).



Menu

Åbn/luk menu.

Vælg/bekræft eller tilføj/fjern

Kort tryk

Vælg/bekræft valg (når menuen er åben).

Langt tryk

Skift mellem autofokus og manuel fokustilstand (når menuen er lukket).

Naviger i menu/styr zoom

- Drej knappen for at navigere i menuen, når den er åben.
- Drej knappen for at zoome ind og ud (når menuen er lukket).



Billedtagning

Kort tryk

Tag et billede uden grafik.

Langt tryk

Tag et billede med grafik.


Justering af mikroskophøjde

Flyt mikroskopet op eller ned.

Gå til menuen "Favorites"

Hurtig adgang til brugerkonfigureret menu med genvej til foretrukne apps, funktioner og indstillinger.

Sådan får du et skarpt billede

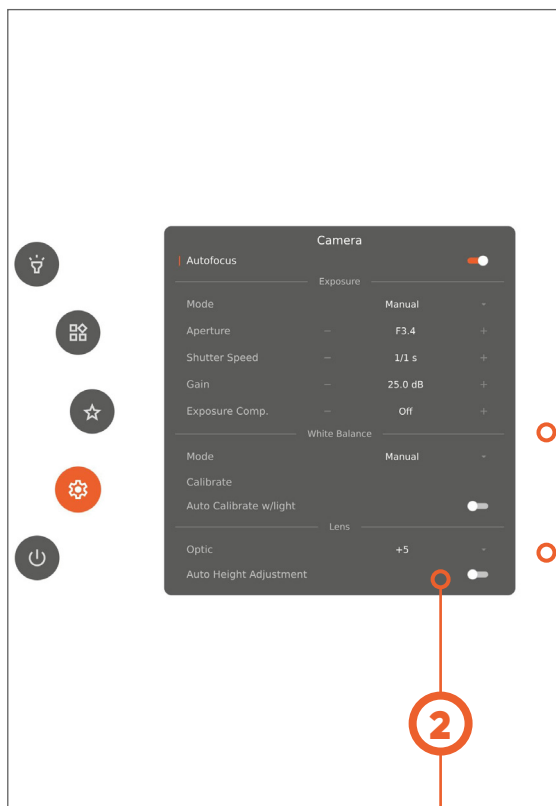

Aktivér automatisk højdejustering

Find den rigtige arbejds højde ved at aktivere automatisk højdejustering.

Afstand mellem linse og objekt/arbejdshøjde:


- Linse +5: 195 mm
- Linse +10: 78 mm

Udfør hvidbalancekalibrering

Placér et gråt kort i mikroskopets synsfelt, eller brug et hvidt stykke papir for nøjagtig farvegengivelse.

Angiv linse

Kontrollér, at linsen i menuen matcher den linse, der er monteret på mikroskopet.

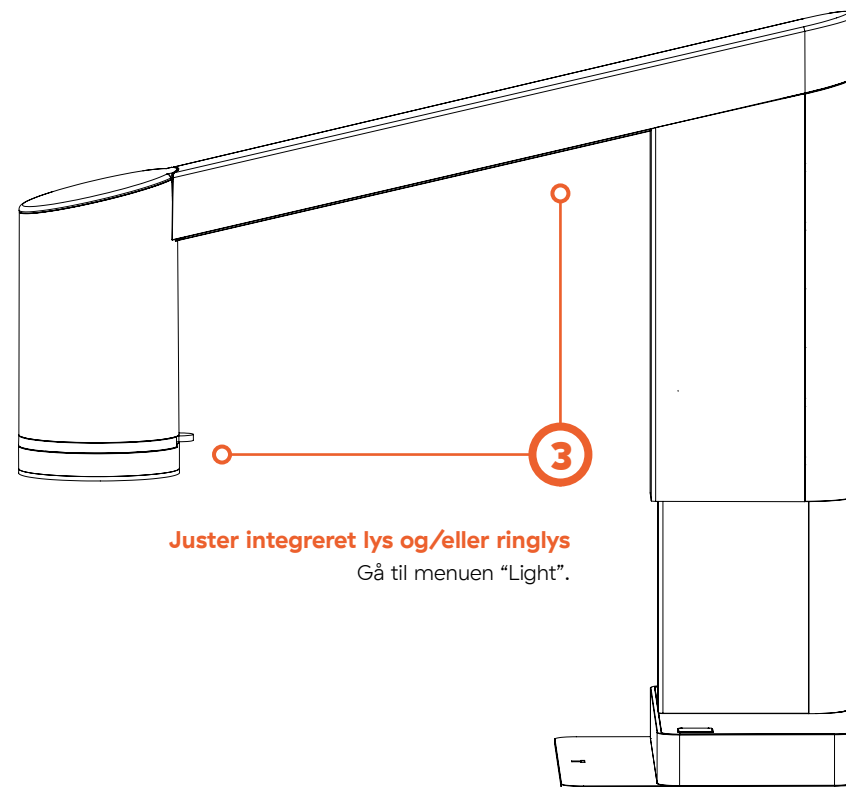

Juster integreret lys og/eller ringlys

Gå til menuen "Light".

Styring af manuel fokus

Langt tryk for at skifte mellem autofokus og manuel fokustilstand. Drej knappen for at styre den manuelle fokus (i manuel fokustilstand).

